

BIOLOGICAL SPILL KIT

การใช้ชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล

ตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

2



การจัดการ : สวมชุด PPE และนำอุปกรณ์ Biological spill kit เข้าพื้นที่เกิดเหตุ

4



การจัดการ : เตรียมภาชนะรับขยะมีคม (Sharp Container) / ถุงรับสิ่งปนเปื้อน

6



การจัดการ : เทน้ำยาฆ่าเชื้อลงบนวัสดุดูดซับ จากด้านนอกเข้าด้านใน ทิ้งไว้ 20-30 นาที

8



การจัดการ : ทำความสะอาดพื้นที่โดยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกรอบ

10



การจัดการ : นำถุงขยะไปฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ได้ ให้ล้างทำความสะอาด


1



เกิดเหตุ

: แจ้งหัวหน้า/เพื่อนร่วมงานทราบ กันพื้นที่ ห้ามเข้า/ออกนอกพื้นที่ประมาณ 30 นาที

3

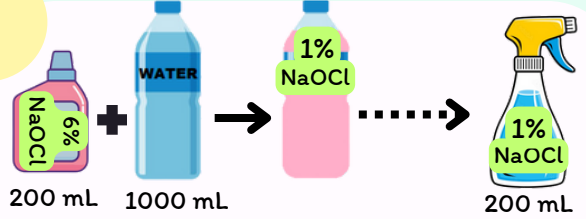

การจัดการ : เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ 1% NaOCL 6% NaOCL 200 mL : น้ำกรอง 1,000 mL

5



การจัดการ : เก็บขยะมีคมลง Sharp Container / นำวัสดุดูดซับคลุมจุดเกิดเหตุ

7



การจัดการ

: เก็บวัสดุดูดซับจากด้านนอกเข้าด้านในทิ้งลงถุง ทำซ้ำข้อ 5-7 อีก 2-3 ครั้ง จนสะอาด

9



การจัดการ : เก็บอุปกรณ์ใส่ถุง “นำกลับมาใช้” / เก็บสิ่งปนเปื้อนใส่ถุง “นำไปกำจัด”

11



การจดบันทึก

: บันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุลงในแบบฟอร์มตามที่กำหนด เสนอผู้ควบคุมรับทราบ